

# BG-gdsAUTO550 可调式蓝光凝胶成像分析系统 快速使用说明书

## 一、拍摄前准备

1. 开机：插上电源线 → 打开电源开关，等待开机；

2. 软件启动：

2.1 待仪器进入系统操作界面后，点击图标  ，

2.2 弹出登录界面如右图，输入用户名和密码，点击登录。






## 二、拍摄图像




1. 相机参数设置： 点击  按钮，弹出相机参数窗口，设置后请保存。

2. 光源选择：

点击  按钮，若拍照，请选择  按钮。

若切胶，请拉出紫外透射台，选择  按钮。

3. 镜头控制： 点击Iris/Zoom/Focus按钮，调节镜头参数，如右图。

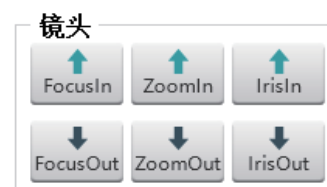

#### 4. 自动模式:



: 软件自动控制镜头进行对焦, 无需手动调节。



: 软件自动控制相机的曝光时, 无需手动设置。

#### 5. 采集图像:

点击 采集 或 积分采集 开始采集图像, 弹出窗口。



采集完成后, 如下图。



### 三、拍摄后操作

导出图片, 退出软件, 关闭计算机、断电, 清洁工作台面。

### 四、本软件还有其他功能:



更多功能请查询用户手册。